



Взвешивайте правильно!



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

- Весы должны быть постоянно подключены к сети электропитания
- Если весы не используются - переводите их в режим ожидания
- Перед началом взвешивания весы необходимо прогреть

СЧИТЫВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ

- Перед каждым взвешиванием весы необходимо установить на ноль
- Считывание результата происходит только после стабилизации весов
- Взвешиваемый образец должен быть помещен в центр чаши весов
- Не следует использовать пластиковые контейнеры для взвешивания

ВЫБОР МЕСТА УСТАНОВКИ

- Рекомендуется устанавливать весы в специальной весовой комнате
- Место установки должно быть защищено от сквозняков и вибраций
- Параметры окружающей среды в комнате должны быть стабильными
- Вокруг весов должно оставаться достаточное свободное пространство
- Рекомендуется устанавливать весы вдали от источников магнитных полей

УСТАНОВКА ПО УРОВНЮ

- Проверка правильности установки весов по уровню
- При необходимости рекомендуется использовать встроенный пузырьковый уровень, регулируемые опоры и отображаемую на экране схему установки весов по уровню

Гениально практично